

SPECIFIKATIONERVandbad 25 ltr.

Dimensioner HxBxD	295 x 600 x 400 mm
Kapacitet	25 liter
Vægt	7 kg
Strømforsyning	230 VAC 50Hz 800W
Justerbar temperaturområde	15 - 40°C
Forprogrammeret temperatur	35°C
1SP	35°C
2SP	00

Vandbad

25 liter Digital

Brugsanvisning

**INDHOLDSFORTEGNELSE**

Før opstart	2
Opstilling	2
Vedligeholdelse	2
Opvarmningstid	2
Indstilling af temperatur	3
Garanti	3
Specifikationer	4

FØR OPSTART

Læs brugsanvisningen.
Kontrollér at vandbadet er intakt.

OPSTILLING

- Vandbadet stilles et tørt sted uden støv, eksempelvis i et forrum.
- Placér vandbadet på et plant og stabilt underlag.
- Optimal omgivelsestemperatur 0-30°C.
- Forbind netledningen.

Der må **ikke** tændes for vandbadet, medmindre vandstanden overstiger temperaturføleren (messingbøsning inde i vandbadet).

Vi anbefaler at låget ligger på vandbadet så meget af tiden som muligt.
Sluk for vandbadet efter brug.

VEDLIGEHOLDELSE

Vandbadet kan rengøres med en fugtig klud. Der kan evt. anvendes en smule sulfo. Andre rengøringsmidler kan skade overfladen. Støv kan fjernes med trykluft eller en blød børste.

OPVARMNINGSTID

Vandbadet kan opvarme 15 liter vand fra ca. 15°C til 35°C på ca. 30 minutter.
100 ml. sædblanding opvarmes til 35°C på ca. 15 minutter.

INDSTILLING AF TEMPERATUR

Vandbadet er fra fabrikken indstillet til at holde en temperatur på 35°C. Det skal her bemærkes, at temperaturen der vises i displayet, er vandtemperaturen ved temperaturføleren.

Vandtemperaturen i karet vil svinge $\pm 1^\circ\text{C}$ omkring den forprogrammerede temperatur.

Ændring af temperatur.

Tryk på "pil ned". Displayet viser først SP og skifter derefter automatisk til 1SP, hvor den forudindstillede temperatur på 35°C vises.

Brug piletasterne til at indstille den ønskede temperatur.

Over displayet er der to lysdioder:

"1" lyser: Varmeelementet er aktivt.

"2" lyser: Ikke forbundet.

ADVARSEL

Hvis man ved et uheld trykker på pilene, så displayet viser "2SP", sker der ikke noget ved det. Undlad dog at ændre værdien fra "00". Denne værdi bestemmer hvor meget temperaturen i vandbadet må variere omkring den forprogrammerede temperatur.

HVIS MENUEN ER LÅST, ÅBNES DEN SÅLEDES

Tryk " $\sqrt{}$ " brug piletasterne til der vises "loc" i displayet.

Tryk " $\sqrt{}$ " og dernæst pil op/ned for at ændre værdien til "no".

Hvis displayet viser "—" og blinker, tryk på X i 5 sekunder.

GARANTI

Vandbadet er omfattet af 12 måneders garanti fra købsdatoen. Hvis vandbadet skal indsendes til reparation, skal der medfølge en detaljeret fejlbeskrivelse samt eventuelt kvittering med angivelse af købsdato. Kunden betaler fragt og forsikring den ene vej. Vi betaler fragten retur. Skader, der opstår som følge af fejlanvendelse er ikke dækket af garantien. Der ydes ingen erstatning for følgeskader.